


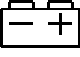



# SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN KWE

## CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- Xin đặt cân ở vị trí vững chắc , mặt bàn bằng phẳng , không đặt trên giá đỡ dao động hoặc chấn động , đồng thời điều chỉnh 4 chân để sao cho cân được thăng bằng , chú ý giọt nước thẳng bằng phải nằm chính giữa vòng tròn.
- Tránh sử dụng cân trong trường hợp đặt ở nơi có nhiệt độ thay đổi quá lớn hoặc không khí lưu động mạnh , như là nơi ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào hoặc cửa gió của máy lạnh .
- Xin dùng ổ cắm điện độc lập , để tránh các thiết bị điện khác làm ảnh hưởng đến cân.
- Khi mở cân , không được để bất cứ vật gì lên bàn cân .
- Khi sử dụng cân , trọng tâm của vật cần cân phải đặt chính giữa bàn cân và không vượt ra khỏi phạm vi bàn cân , để đảm bảo độ chính xác .
- Mở máy 15~20 phút trước khi sử dụng .
- Xin chú ý khi biểu tượng cảnh báo điện yếu (  ) hiển thị , tức biểu thị cân cần sạc điện .
- Sau khi mở máy chữ số trên màn hình hiển thị đảo số từ 9 trở về 0, cân ổn định , cân điện tử sẽ đi vào trạng thái sử dụng , lúc này bên trái khoan trọng lượng xuất hiện ( *f* ) ( Điểm 0 ) .




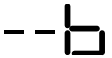
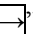
### THUYẾT MINH BỘ PHÂN HIỂN THỊ

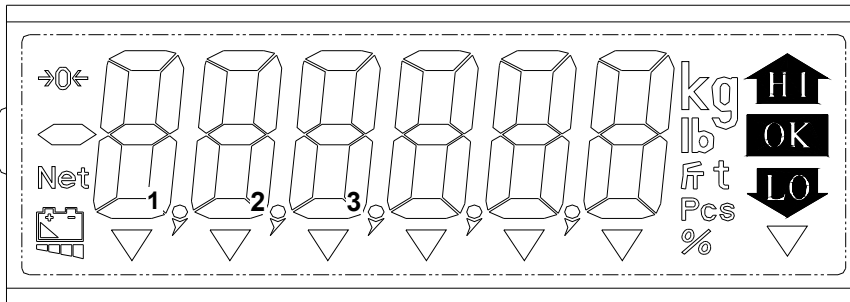

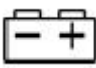HIGH	Giới hạn trên (khi kí hiệu high sáng lên biểu thị đã cài đặt điều kiện giới hạn của trọng lượng).
OK	Giới hạn giữa LOW~HIGH (khi kí hiệu high sáng lên biểu thị đã cài đặt điều kiện giới hạn của trọng lượng).
LOW	LOW giới hạn dưới (khi kí hiệu high sáng lên biểu thị đã cài đặt điều kiện giới hạn của trọng lượng).
KG	kí hiệu đơn vị Kg lb (khi đèn này sáng lên biểu thị đơn vị tính trọng lượng của cân là đơn vị hiện thị trên màn hình )
▼ 1	Kí hiệu ổn định (biểu thị cân đang trong trạng thái ổn định)
▼ 2	Kí hiệu trọng lượng tịnh Net -(khi kí hiệu này sáng lên chỉ biểu thị trọng lượng thực tế của vật, không bao gồm trọng lượng của bao bì đóng gói)
▼ 3	Kí hiệu tích lũy (M+)(khi kí hiệu này sáng lên biểu thị cân đang sử dụng chức năng tích lũy )
▼ 4	“trọng lượng cả bì (GROSS)”-(khi kí hiệu này sáng lên biểu thị cân đang hiện thị trọng lượng của vật và bao bao gồm trọng lượng của bao bì đóng gói)
→0←	Chỉ thị “ Điểm 0 ”khi màn hình trở về 0
	Cảnh báo “điện áp thấp” khi kí hiệu xuất hiện người sử dụng nên nạp điện cho cân.

## THUẬT MINH BÀN PHÍM

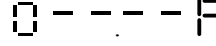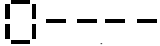

<p><b>UNIT/ESC</b></p>	<p>phím xóa /phím đơn vị                  sử dụng phím :nhấn phím <b>UNIT/ESC</b> nếu cân có cài đặt hải đơn vị trở lên nhấn phím để lựa chọn đơn vị kg · lb ° /chức năng trở về khi cân trong trạng thái thiết lập °</p>
<p><b>PRETARE</b></p>	<p>Trừ bì khi biết trước trọng lượng bao bì đóng gói.                  ※ Chú ý :nhấn phím <b>BL/↑</b> <b>G/N/↓</b> để chọn từ 0-9,nhấn phím <b>TARE/←</b> <b>ZERO/→</b> để di chuyển sang trái hoặc phải,                  xoá:nhấn phím theo thứ tự để xóa chức năng trừ bì khi biết trước trọng lượng <b>RECALL</b> <b>PRETARE</b> <b>CE</b>,màn hình cân sẽ trở về 0 · đồng thời kí hiệu trọng lượng tịnh (Net)và kí hiệu trừ bì khi biết trọng lượng (PT) “▼” sẽ biến mất °                  Sử dụng phím :trừ bì khi biết trước trọng lượng , không đặt một vật bất kỳ trên bàn cân ,sau khi nhấn phím nhấn phím <b>PRETARE</b> ,màn hình hiển thị  nhập trọng lượng dự định khấu trừ ,                  Nhấn phím <b>PRINT/ENTER</b> để hoàn thành thao tác trừ bì ,LCD sẽ hiển thị giá trị trọng lượng âm ,đồng thời kí hiệu trọng lượng tịnh (Net)và kí hiệu trừ bì khi biết trọng lượng (PT) “▼” sẽ sáng lên,đặt bao bì đóng gói và vật đóng gói lên bàn cân · lúc này màn hình chỉ hiển thị trọng lượng tịnh (không hiển thị trọng lượng bao bì đóng gói ) °</p>
<p><b>M+</b></p>	<p>Phím tích lũy                  Xóa tích lũy : nhấn phím <b>RECALL</b> <b>M+</b> để xóa                  Sử dụng phím : đặt vật lên bàn cân màn hình sẽ hiển thị giá trị ,trọng lượng,nhấn phím <b>M+</b>,cân sẽ lưu lại các giá trị trọng lượng đã tích lũy cân không cần trở về 0vẫn có thể thực hiện các lần tích lũy kế tiếp 卐 (với điều kiện trọng lượng trên bàn cân phải có sự thay đổi vượt qua phạm vi ±10d),số lần tích lũy nhiều nhất là 9999 lần °</p>
<p><b>PRESET</b></p>	<p>Phím cài đặt                  Xóa : nhấn phím <b>PRESET</b> <b>RECALL</b> <b>CE</b> để xóa bỏ giới hạn LOW HIGH                  Chú ý :nhấn phím <b>BL/↑</b> <b>G/N/↓</b> để lựa chọn chữ số từ 0~9, nhấn phím <b>TARE/←</b> <b>ZERO/→</b> để dịch chuyển từ trái sang phải ,                  Sử dụng phím: nhấn phím <b>PRESET</b> màn hình hiển thị  sau khi nhập giá trị trọng lượng LOW, nhấn phím <b>PRINT/ENTER</b> màn hình hiển thị  sau khi nhập giá trị trọng lượng HIGH , nhấn phím <b>PRINT/ENTER</b> màn hình hiển thị  sau đó lựa chọn một tổ hợp số bao gồm 00 01 02 10 11 12 20 21 22 để quyết định loa kêu ở khoảng nào LOW OK HIGH hiển thị điều kiện ,(dựa theo 『sách thuyết minh cài đặt giá trị 』) nhấn phím <b>PRINT/ENTER</b> để xác nhận đã hoàn thành thiết lập °</p>
<p><b>ZERO/→</b></p>	<p>Phím điểm 0 (<b>à 0B</b>)                  Sử dụng phím : trong quá trình sử dụng cân · nếu trên bàn cân không có đặt vật, nhưng mà màn hình vẫn hiển thị trọng lượng có giá trị rất nhỏ ,nhấn phím <b>à 0B</b> để màn hình hiển thị trở về 0 ,khi nhấn phím kí hiệu (<b>à 0B</b>) sẽ sáng lên ° Dưới trạng thái thiết lập phím có chức năng dịch chuyển về bên phải  °</p>
<p><b>RECALL</b></p>	<p>Phím hiển thị giá trị                  Sử dụng phím :                  1.hiển thị giá trị tích lũy nhấn phím <b>RECALL</b> màn hình sẽ hiển thị “tổng số lần tích lũy” , khoảng 3s cân sẽ trở về trạng thái cân trọng lượng bình thường °                  2.hiển thị giá trị cài đặt nhấn phím <b>PRESET</b> <b>RECALL</b> hiển thị giá trị LOW,nhấn phím <b>RECALL</b> hiển thị giá trị HIGH,nhấn phím <b>RECALL</b> hiển thị điều kiện cài đặt để loa kêu °</p>



	3. hiển giá trị trừ bì khi biết trước trọng lượng nhấn phím <b>RECALL</b> <b>PRETAR</b> sẽ hiện thị giá trị trọng lượng đã khấu trừ .
<b>BL/↑</b>	Cài đặt chế độ ánh sáng/ dưới trạng thái thiết lập phím “ <b>↑</b> ”⇒dùng để (nhập số từ 0~9) để tăng thêm giá trị của chữ số hoặc lựa chọn lên một hạng mục chức năng . Sử dụng phím : 1. nhấn phím để cài đặt chế độ ánh sáng <b>BL/↑</b> Hình thức ánh sáng tự động lựa chọn chế độ 『BL.auto』, khi trọng lượng của vật đặt trên bàn cân lớn hơn 10d hoặc nhấn bất kì một phím nào ,khoảng 5s sau khi trở về 0 , ánh sáng sẽ mất đi. Lựa chọn chế độ 『BL.on』 ánh sáng luôn sáng. Lựa chọn chế độ 『BL.off』 ánh sáng luôn tắt. 2. dưới trạng thái cài đặt phím <b>BL/↑</b> dùng để lựa chọn các chữ số 0,1,2,3,4,5~9
<b>TARE/←</b>	Phím trừ bì Xoá : lấy tất cả các vật đặt trên bàn cân xuống ,nhấn phím <b>TARE</b> để xoá bỏ trừ bì , màn hình sẽ hiện thị là 0 đồng thời kí hiệu (Net)sẽ mất đi . Sử dụng phím : đặt bao bì đóng gói lên bàn cân sau khi ổn định nhấn phím <b>TARE</b> đểkhấu trừ trọng lượng,màn hiển thị giá trị trọng lượng là 0đồng thời kí hiệu (Net)sẽ xuất hiện, đặt vật lên bao bì đóng gói , màn hình sẽ hiện thị trọng của vật chính là trọng lượng tịnh . Dưới trạng thái cài đặtphím được sử dụng với chức năng <b>→</b> ”dịch chuyển chữ số sang phải .
<b>CE</b>	Phím xóa Sử dụng phím : sử dụng phím <b>CE</b> để xoá chữ số
<b>PRINT/ENTER</b>	Phím xác nhận- khi cài đặt sử dụng phím để dịch chuyển số hoặc xác nhận
<b>G/N/↓</b>	Chức năng chuyển đổi hiển thị giữa trọng lượng tịnh/trọng lượng cả bì ; khi ở trạng thái cài đặt sử dụng phím để giảm giá trị của chữ số ” <b>↓</b> ” hoặc lựa chọn xuống một hạng mục chức năng .
<b>HOLD</b>	Khi cài đặt là HOLD , sử dụng phím này để đi vào trạng thái cài đặt HOLD .
<b>ON</b>	Phím mở máy
<b>OFF</b>	Phím tắt máy


**Kiểm tra hiệu chỉnh chức năng**

Khi cài đặt giá trị là “LOW” , “high” , “điều kiện để loa kêu”


Chú ý :nhấn phím **BL/↑** **G/N/↓** để lựa chọn chữ số từ 0~9, nhấn phím **TARE/←** **ZERO/→** để dịch chuyển từ trái qua phải,


Cách thao tác :


Xoá bỏ cài đặt

Nhấn phím **PRESET** , màn hình hiển thị  lúc này cân đã đi vào hình thức kiểm tra hiệu chỉnh chức năng . nếu muốn trở về trạng thái bình thường, nhấn phím **ESC** để trở về trạng thái tính trọng lượng

Cài đặt giá trị trọng lượng

Nhấn phím **PRESET**  nhập giá trị trọng lượng của LOW (ví dụ 1000)g , nhấn phím

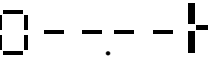**PRINT/ENTER** màn hình hiển  sau đó nhập giá trị trọng lượng của high (ví dụ 2000)g, nhấn


**RINT/ENTER** màn hình hiển thị  để đi vào cài đặt điều kiện để loa kêu

Cài đặt điều kiện để loa kêu

Lựa chọn tổ hợp số 00 01 02 10 11 12 20 21 22 để nhập điều kiện để loa kêu và giá trị của LOW OK HIGH  
Điều kiện hiển thị (xin tham khảo bản thuyết minh giá trị hiển thị) sau khi hoàn thành cài đặtnhấnphím xác nhận để trở về trạng thái cân trọng lượng .

Cài đặt giá trị giới hạn của một điểm

Khi muốn cài đặt giới hạn của một điểm (chỉ cài đặt giá trị của LOW, với điều kiện trọng lượng không lớn

hơn 10d) sau khi hoàn thành các bước thiết lập,màn hình sẽ hiện thị  , nhấn phím **PRESET** để thoát ra , tức là đã hoàn thành thiết lập giá trị của một điểm .

Điều kiện để loa kêu sẽ cố địnhlà :



↓ ↓ Khi cao hơn giá trị LOW , loa kêu , kí hiệu **LOW** sẽ mất đi  
Không cần phải ổn định , LCD sẽ sáng lên

**Thuyết minh cài đặt giá trị (ví dụ :LOW=1000g~HIGH=2000g)**

Giá trị LOW	Giá trị High	Giá trị cài đặt	Loa kêu		LCD sáng lên			
			Trọng lượng không cân phải ổn định (trọng lượng ổn định không còn giao động)	Trọng lượng không cân phải ổn định (khi trọng lượng còn giao động)	Trọng lượng không cân phải ổn định khi trọng lượng tại các phạm vi LOW OK HIGH ổn định thì đèn sẽ sáng	Trọng lượng không cân phải ổn định		
						phạm vi LOW từ 1000g trở xuống	phạm vi OK 1001~2000g	phạm vi HIGH 2001G trở lên
1000g	2000g	00			V			
1000g	2000g	01	Phạm vi Ok-1001~2000G loa kêu		V			
1000g	2000g	02	Phạm vi LOW từ 1000 trở xuống loa kêu phạm vi HIGH từ 2001G trở lên loa kêu		V			
1000g	2000g	10				LOW sáng	OK sáng	HIGH sáng
1000g	2000g	11	Phạm vi Ok-1001~2000G loa kêu			LOW sáng	OK sáng	HIGH sáng
1000g	2000g	12	Phạm vi LOW từ 1000 trở xuống loa kêu phạm vi HIGH từ 2001G trở lên loa kêu			LOW sáng	OK sáng	HIGH sáng
1000g	2000g	20				LOW sáng	OK sáng	HIGH sáng
1000g	2000g	21		Phạm vi ok từ 1001~2000G loa kêu		LOW sáng	OK sáng	HIGH sáng
1000g	2000g	22		Phạm vi LOW từ 1000đèn sáng phạm vi HIGH từ 2001G trở lên loa kêu		LOW sáng	OK sáng	HIGH sáng



## THUYẾT MINH CAM KẾT

- I. Trong thời gian bảo hành sản phẩm của công ty chúng tôi ( trong vòng 1 năm kể từ khi mua sản phẩm của chúng tôi), nếu có bất kỳ sự cố nào, công ty của chúng tôi (hoặc các đại lý bán hàng) sẽ sửa chữa miễn phí cho quý khách. (ngoại trừ bàn phím, bản chính chỉ bảo hành 3 tháng)
- II, Tuy vẫn còn trong thời gian bảo hành, nếu như phát sinh những vấn đề dưới đây, thì công ty của chúng tôi sẽ thu phí sửa chữa, xin quý khách lượng thứ.
  - 1, Nếu như sử dụng không cẩn thận, dẫn đến hư hỏng
  - 2, Tự ý sửa chữa dẫn đến hư hỏng
  - 3, Sự hư hỏng do không phải nhân viên kỹ thuật của công ty chúng tôi sửa chữa
  - 4, Sự hư hỏng do thiên tai gây ra
  - 5, Môi trường sử dụng không tốt, có nhiều côn trùng gây hại hoặc ẩm ướt gây ra hư hỏng.
- III. Nếu phát sinh tình hình dưới đây sẽ thu phí theo giá:
  - 1, Vượt quá thời gian bảo hành
  - 2, Đến tận nhà sửa chữa sẽ thu phí di chuyển